

PMB 202 drogestofmeter

4309400



MS Schippers

Passion for Farming

🇳🇱 Klantenservice
🇩🇪 Klantenservice/Service Clientèle
🇩🇪 Kundenservice
🇩🇪 Kundenservice
🇪🇸 Servicio al cliente
🇬🇧 Customer Service
🇫🇷 Service Clientèle
🌐 Customer Service Export

+31(0) 497-339787
+32(0)14-820713
+49(0) 2833 923630
+45 89884187
+34 931816433
+44(0) 1733592049
+33(0) 299854747
+31(0) 497700278

Droogstofmeter ADAM PMB 202 instructie



Inhoud

Aansluiten/opstarten van de droogstofmeter:.....	4
Aanbevolen instellingen:.....	7
Overige instellingen (o.a. tijd, datum en taal):.....	8
Test:	9
Bijlage:	11

Onderdelen:

Schaal



Gewicht opnemer



Schaalhouder



Netsnoer



RVS schaal



Aansluiten/opstarten van de droogstofmeter:

1. Open de kap en plaats de RVS schaal.



2. Plaats de gewicht opnemer.

Zorg er voor dat de vlakke kant aan de linker zijde zit (foto 1) en druk het naar beneden (foto 2).



Vlakke kant naar de linkerzijde!



LET OP!
VERKEERD GEMONTEERD!

- Plaats de schaalhouder.
Zorg dat het nokje in het gaatje valt.



- Sluit de kap en monteer de netsnoer.



- Stel het toestel waterpas, dit doe je door middel van de blauwe stelvoetjes aan de achterzijde.



6. Zet de aan/uit schakelaar om aan de achterzijde (foto1) en wacht tot het toestel is opgestart (foto2).



7. Schakel het toestel 30-60 minuten voor gebruik in, dit om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen.

Aanbevolen instellingen:

8. Klik op de Test knop.
9. Het toestel geeft nu **RESULT** aan.
Door middel van de Test knop kunt u bovenstaande tekst veranderen in **SOLID**.
(Deze instelling is om de droge stof te meten van 100.....0%).
Klik op Setup om te bevestigen.
10. Het toestel geeft nu **HEAT** weer.
Door middel van de Test knop kunt u bovenstaande tekst veranderen in **SINGLE**.
Klik op Setup om te bevestigen.
11. Het toestel geeft nu de temperatuur weer.
Door middel van de Print en de Test knop kunt u deze veranderen in **105°C**.
Klik op Setup om te bevestigen.
12. Het toestel geeft nu **INTERVAL** weer.
Door middel van de Print en de Test knop kunt u deze veranderen in **SEC 05**.
Klik op Setup om te bevestigen.
13. Het toestel geeft nu **RAPID** weer.
Door middel van de Test knop kunt u deze veranderen in **OFF**.
Klik op Setup om te bevestigen.
14. Het toestel geeft nu **STOP** weer.
Door middel van de Test knop kunt u deze veranderen in **TIME/STAB**.
Klik op Setup om te bevestigen.
15. Het toestel geeft nu **STOP TIME** weer.
Door middel van de Print en de Test knop kunt u deze veranderen in **MIN 90**.
Klik op Setup om te bevestigen.
16. Het toestel geeft nu **STAB RANGE** weer.
Door middel van de Print en de Test knop kunt u deze veranderen in **0,01**.
Klik op Setup om te bevestigen.
17. Het toestel geeft nu **STAB TIME** weer.
Door middel van de Print en de Test knop kunt u deze veranderen in **SEC 50**.
Klik op Setup om te bevestigen
Het toestel geeft nu **START** weer.
Door middel van de Test knop kunt u deze veranderen in **AUTO**.
Klik op Setup om te bevestigen.
18. Het toestel geeft nu **PRINT TEST** weer.
Door middel van de Test knop kunt u deze veranderen in **OFF**.
Klik op Setup om te bevestigen.
19. Het toestel geeft nu **FORMAT** weer.
Door middel van de Test knop kunt u deze veranderen in **COMP**.
Klik op Setup om te bevestigen.
20. Klik op de gele Esc knop.

Overige instellingen (o.a. tijd, datum en taal):

21. Klik op de Setup knop.
22. Het toestel geeft **SERIAL** weer.
Door middel van de Test knop kunt u deze veranderen in **SETUP**.
Klik op Setup om te bevestigen.
23. Het toestel geeft **TIME** weer.
Door middel van de Print en de Test knop kunt u deze veranderen in **de huidige tijd**.
(Je vult de uren, minuten en seconde apart in).
Klik op Setup om te bevestigen.
24. Het toestel geeft **DATE FORM** weer.
Door middel van de Test knop kunt u deze veranderen in **EUROPE**.
Klik op Setup om te bevestigen.
25. Het toestel geeft **DATE** weer.
Door middel van de Test knop kunt u deze veranderen in **de huidige datum**.
Klik op Setup om te bevestigen.
26. Het toestel geeft **USERID** weer.
Klik op Setup.
27. Het toestel geeft **000000000000** weer.
Klik op Setup.
28. Het toestel geeft **KEY BEEPER** weer.
Door middel van de Test knop kunt u deze veranderen in **ON**.
Klik op Setup om te bevestigen.
29. Het toestel geeft **TEST BEEP** weer.
Door middel van de Test knop kunt u deze veranderen in **ON**.
Klik op Setup om te bevestigen.
30. Het toestel geeft **BACKLIGHT** weer.
Door middel van de Test knop kunt u deze veranderen in **AUTO**.
Klik op Setup om te bevestigen.
31. Het toestel geeft **FILTER** weer.
Door middel van de Test knop kunt u deze veranderen in **NORMAL**.
Klik op Setup om te bevestigen.
32. Het toestel geeft **LANGUAGE** weer.
Door middel van de Test knop kunt u deze veranderen in **ENGLISH**.
Klik op Setup om te bevestigen.
33. Het toestel geeft **PREVIEW** weer.
Door middel van de Test knop kunt u deze veranderen in **OFF**.
Klik op Setup om te bevestigen.
34. Klik op de gele Esc knop.

Test:

35. Zorg dat de netsnoer aangesloten is en de schakelaar aan staat.
36. Zet het toestel aan door middel van de aanknop op het toetsenbord.
37. Schakel het toestel 30-60 minuten voor gebruik in, dit om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen.
38. Open de kap.
39. Verwijder de schaalhouder en monteer een schaaltje in de houder.



40. Monteer de schaalhouder terug in het toestel en klik op de gele 0/T knop. Dit om het gewicht op **0,00g** te zetten.




41. Verdeel ± 8 gram product over het schaalkje.
Let op! Zorg dat er geen product langs het schaalkje komt.



42. Sluit de kap.
Het toestel start nu automatisch de meting.
43. Wanneer het toestel klaar is met de meting zal deze 3x piepen.
Hij geeft juiste uitslag weer.



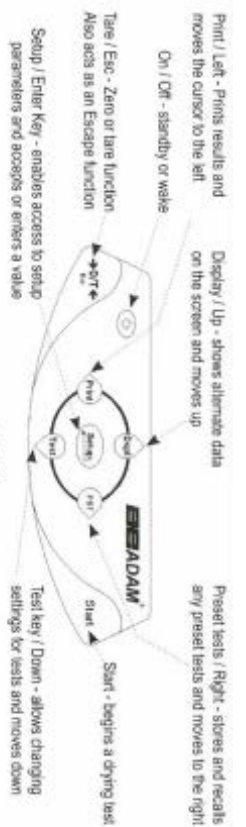

Setup → PST Store PST XX

XX is the number to store the record. Enter the number using the keypad. If the number is used then it will ask to overwrite. Press Setup to accept or Tare to escape.

- using the keypad. Press Setup to accept or Tare to escape.

Test Key
 using the keypad. Press Setup to accept or Fare to escape.

Test Key
using the keypad. Press Setup to accept or Fart to escape.

ATRO = % ATRO moisture

Setup → Heat → single → set temperature

```

--step = 7 - set temperature
--set time 1

```

- set tempera

r-set tempera

L-set time 3

Test	Setup	Test time
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

1-Off

Enter a number (0-9) to select a page.

Setup to accept or Tare

```
-----stop-----set time
-----+-----time-----
```

↓
Dsp1

↓
L-set stable

Settin

auto

AUDIO Print test -on
-off

-----Print Format -----complete

Complete Manual available at www.adamequipment.com.

MS Schippers

Passion for Farming

 Klantenservice	+31(0) 497-339787
 Klantenservice/Service Clientèle	+32(0)14-820713
 Kundenservice	+49(0) 2833 923630
 Kundeservice	+45 89884187
 Servicio al cliente	+34 931816433
 Customer Service	+44(0) 1733592049
 Service Clientèle	+33(0) 299854747
 Customer Service Export	+31(0) 497700278