

OMREKENTABEL REFRACTOMETER

Kalibreren

1. Zet apparaat aan
2. Neem een druppel gedestilleerd water of bij afwezigheid kraanwater
3. Breng een druppel op het leesoog (glasje moet helemaal bedekt zijn)
4. Druk op de knop "Zero"
5. Als het scherm "0" aangeeft is deze succesvol gekalibreerd
6. Verwijder de vloeistof met een zachte doek

Metten vloeistof (biest):

1. Zet apparaat aan
2. Breng een druppel vloeistof (biest) op het leesoog (glasje moet helemaal bedekt zijn)
3. Gebruik bij elk monster een schoon pipet
4. Druk op de knop "read"
5. Zowel de Brix waarde als de temperatuur worden getoond op het display
6. Maak het leesoog schoon met water en een zachte absorberende doek
7. Zorg er voor dat het leesoog schoon en droog is voor de volgende meting

Foutmelding

1. "AIR" leesoog onvoldoende bedekt
2. "ELT" te veel omgevingslicht, leesoog bedekken of ruimte verduisteren
3. Automatische temperatuurcorrectie tussen 0-40

MATIG

GOED

EXCELLENT

Refractometer digitaal	IgG (g/l)
18,0	30
19,5	40
21,0	50
22,4	60
23,8	70
25,2	80
26,6	90
28,0	100
29,4	110
30,8	120
32,2	130
33,6	140