


ARGO LAB M2-A


Gebruikershandleiding

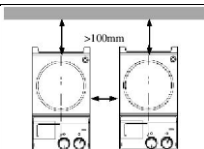

1 Veiligheidsinstructies:

	• Lees de instructies zorgvuldig door voordat u deze magneetroerder in gebruik neemt. • Zorg ervoor dat alleen gekwalificeerd personeel deze magneetroerder gebruikt. • Verhit geen ontvlambare of zeer vluchtige stoffen.
	• Wees zeer voorzichtig wanneer u de verwarmingsplaat aanraakt. Deze kan een temperatuur bereiken van 340°C, zelf wanneer deze is uitgeschakeld. De verwarmingsplaat kan nog lang warm blijven.
	• Zorg voor gebruik dat de magneetroerder is aangesloten op een stopcontact met een goede randaarde.
	• Plaats de magneetroerder met een minimale afstand van 10 cm tussen muur en de magneetroerder en andere apparaten en de magneetroerder.

2 Controle en Display

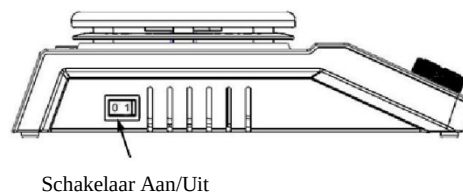

Item	Beschrijving
Roer Knop 	Stel de gewenste snelheid in tussen 0 tot 1500 rpm. De functie word geactiveerd/geactiveerd door aan de knop te draaien
Verwarming Knop 	Stel de gewenste temperatuur in tussen kamer temperatuur en 340°C. De functie word geactiveerd/geactiveerd door aan de knop te draaien
LED Verwarming Actief	Als de verwarmingsfunctie actief is zal deze LED aan staan
LED Roeren Actief	Als de roerstand staat ingeschakeld zal deze LED aan staan
Schakelaar Aan/Uit	Schakelt de magneetroerder aan of uit

3 Werking

- Plaats de magneetroerder op een stabiel oppervlak, zorg ervoor dat de verwarmingsknop is ingesteld op minimaal en sluit de voeding aan.
- Schakel de magneetroerder aan.
- Draai de Roer knop om de snelheid van het toerental in te stellen tussen 0-1500 rpm.
- Draai de Verwarming knop om de temperatuur in te stellen tussen 0-340 ° C.

4 Problemen

- Als de magneetroerder een probleem heeft, schakel hem dan uit.
- Schakel voor een paar seconden de magneetroerder uit met de hoofdschakelaar en zet hem vervolgens opnieuw aan.
- De roerfunctie blijft actief op het ingestelde niveau.
- De verwarmingsfunctie blijft actief op het ingestelde niveau
- Als het probleem niet is opgelost, bel uw leverancier.

5 Onderhoud en reiniging

- Goed onderhoud van de magneetroerder garandeert een juiste werking en verlengt de levensduur
- Haal het netsnoer niet uit de magneetroerder voordat u gaat schoonmaken.
- Bij het reinigen, wees voorzichtig dat er geen water in de magneetroerder komt.
- Gebruik alleen mild schoonmaakmiddel die geen schuurmiddel bevat.
- Voordat u begint met reinigen, wees er van verzekerd dat het schoonmaakmiddel niet schadelijk is voor de magneetroerder.
- Draag geschikte bescherming tijdens het schoonmaken met chemicaliën.
- Als het instrument moet worden teruggestuurd voor service, is het noodzakelijk om hem goed te reinigen zodat mogelijke ziekteverwekkers niet meer aanwezig zijn. Ook moet de magneetroerder in de oorspronkelijke verpakking aangeboden worden.

6 Normen en voorschriften

De constructie is in overeenstemming met de volgende normen:

NL 61010-1

UL 3101-1

CAN / CSA C22.2(1010-1) EN 61010-2-10

De constructie is in overeenstemming met de volgende EMC normen:

EN 61326-1

Bijbehorende EU-richtlijnen:

EMC-richtlijnen: 89/336/EWG

Machine richtlijnen: 73/023/EWG

7 Technische gegevens

Voltage/ Frequentie	220V- 50/60 Hz
Vermogen	530W
Max te roeren vloeistof (H2O)	20 liter
Max grote roermagneet	80 mm
Motor type	Borstel loos
Snelheid bereik	0.....1500 rpm
Snelheid aflezing	Analoog
Materiaal warmteplaat	Roest vast staal
Diameter warmteplaat	135 mm
Verwarming vermogen	500 W
Temperatuur bereik	Kamer°C -> 340°C
Temperatuur aflezing	Analoog
Afmetingen (L x B x H)	280 x 160 x 65 mm
Gewicht	2.8 Kg
Toegestane omgeving temperatuur	5-40 °C
Toegestane relatieve vochtigheid	80%
Bescherming klasse	IP 42



8 Verwijdering

Informatie met betrekking tot de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur Europese Unie. Elektrische en elektronische apparatuur met dit symbool mogen niet bij het huisvuil. Overeenkomstig de EU-richtlijn 2002/96/EC moeten Europese gebruikers van elektrische en elektronische apparatuur de mogelijkheid hebben deze terug te geven aan de distributeur of fabrikant bij aankoop van een nieuwe. Illegale lozing van elektrische en elektronische apparatuur wordt bestraft met een geldboete.