

4502501

Professionele digitale verwarmde preparaattafel 220 V / 110 V



Schippers Bladel BV
Bleijendoek 17
5531 BK BLADEL
Tel: +31(0)497-339771
Fax: +31(0)497-382096
sales@schippers.nl
www.schippers.nl

1. GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bedankt voor het aanschaffen van de Professionele digitale verwarmde preparaattafel 220 V / 110 V. Deze handleiding is opgesteld voor de gebruiker van de Professionele digitale verwarmde preparaattafel 220 V / 110 V.

Lees de handleiding goed door voor gebruik en gebruik de verwarmde preparaattafel correct.

- De handleiding van de Professionele digitale verwarmde preparaattafel 220 V / 110 V is zo correct mogelijk opgesteld. Mochten er dingen onduidelijk of foutief vermeld staan, meld dit dan bij uw vertegenwoordiger;
- Het ontwerp van deze verwarmde preparaattafel is veilig en gebruiksvriendelijk, zolang u de preparaattafel op normale wijze gebruikt.
- Bij onnauwkeurig en/of foutief gebruik en bij het verwaarlozen van deze verwarmde preparaattafel is er kans op lichaamsverwondingen.
- Zorg ervoor dat u de handleiding niet verliest en zorgvuldig bewaard. U kunt de handleiding het best bij de Professionele digitale verwarmde preparaattafel 220 V / 110 V bewaren zodat u op ieder moment de handleiding kunt raadplegen.

2. GEGEVENS

- Invoer: 110V/60HZ of 220V/50HZ, AC;
- Vermogen: 50W;
- Het controlebereik van de temperatuur: 20°C(> kamer temperatuur) tot 50°C;
- Afdeling temperatuur instellen: 1°C;
- Het afleesbereik van de temperatuur: 0.1°C;
- Verschil tussen de instelling en het tonen van de temperatuur: <+/-1°C;
- Verschil tussen daadwerkelijke stadiumtemperatuur en het tonen van temperatuur: <+/-1°C.

2.1 Toepassing:

De Professionele digitale verwarmde preparaattafel 220 V / 110 V kan een constante temperatuur behouden en wordt hoofdzakelijk toegepast in de biologische technologie tijdens het bekijken van levende cellen. U kunt de temperatuur instellen tussen de 20°C(> kamer temperatuur) en de 50°C, daarna moet u enkele minuten wachten tot dat er in het display de door u vooraf ingestelde temperatuur verschijnt.

2.2 Standaarduitrusting:

- Temperatuurregelaar: 2 digitale LED displayschermen en twee knoppen voor het aanpassen van de temperatuur, AAN/UIT schakelaar aan de achterzijde.
- Temperatuurcontrole: ingebouwde verwarmder en hitesensor met een afmeting van 150mm x 130mm x 5.8mm
- Stroomkabel: 1 stuks
- Plakband: 1 rol
- Extra zekeringen: 2 stuks
- 2 schroeven en 2 busjes

3. EIGENSCHAPPEN


- Geschikte Installatie: Het kan in elk stadium van de microscoop worden geïnstalleerd.
- Het bereiken van een snelle constante temperatuur: Nadat de stroom is ingeschakeld en de temperatuur is ingesteld, duurt het +/- 1-2 minuten voordat de preparaattafel de vooraf ingestelde constante temperatuur heeft bereikt.

4. INSTALLATIE


1. Neem onderaan de diavinger op de kruistafel en bevestig de verwarmde preparaattafel op de kruistafel met plakband.
2. Stop de gegevenskabel van de verwarmde preparaattafel in de connector bij de achterzijde van het controlemechanisme.
3. Controleer het gemarkeerde inputvoltage dat met de temperatuurregelaar zou moeten overeenstemmen met het lokale voltage. 110V of 220V kan veranderd worden als dat nodig is.
4. Stop de stekker van de temperatuurregelaar in het stopcontact. Zet de schakelaar aan de achterzijde aan. De verwarmde preparaattafel is klaar om mee te werken.

4.1 Installatie van de verwarmde preparaattafel:


1. Verwijder de twee bevestigingsschroeven van de schuifclips. Neem de schuifclips van het draagvlak weg.

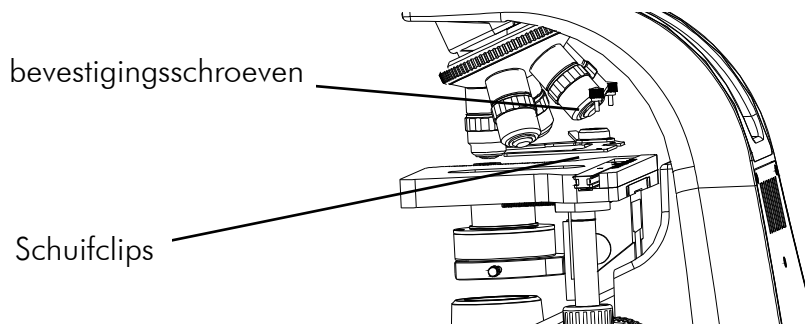


2. Bevestig de verwarmde preparaattafel op de kruistafel d.m.v. de dubbelzijdige plakband aan de onderzijde.

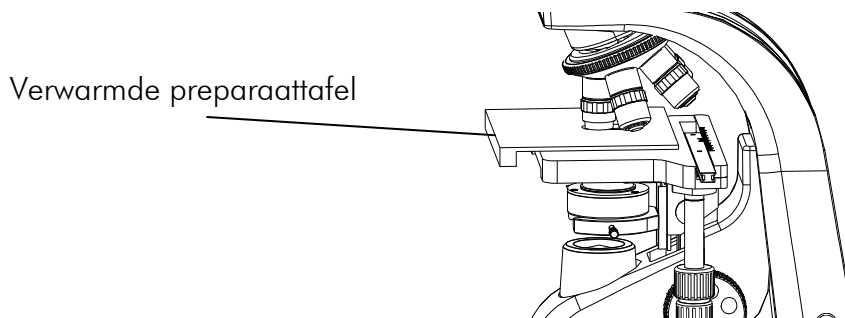

3. Bevestig de schuifclips op de tafel. Bevestig de schuifclips en de verwarmde preparaattafel met de meegeleverde schroeven en busjes.

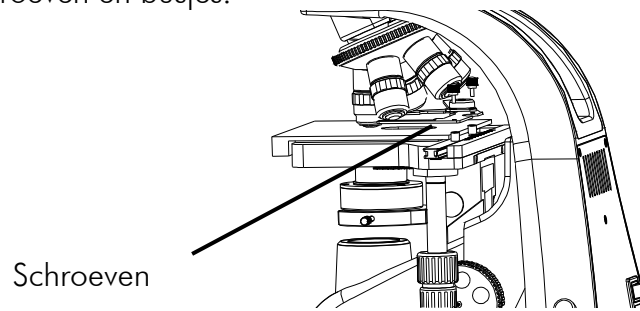

4. Bevestig de schuifclips met de twee bevestigingsschroeven en de twee busjes.

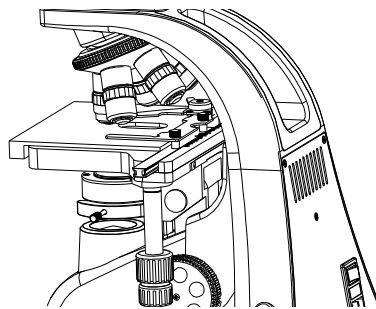

5. GEBRUIK

- Controleer het inputvoltage: deze moet overeenkomen met de voltages aangegeven op de achterzijde van de temperatuurregelaar.
- Nadat u de temperatuur heeft ingesteld, moet u even wachten totdat de temperatuur stabiel is en de ingestelde temperatuur is bereikt. Daarna is de Professionele digitale verwarmde preparaattafel 220 V / 110 V klaar voor gebruik.
- Houd de Professionele digitale verwarmde preparaattafel 220 V / 110 V schoon en zet hem weg op een koele en droge plaats.